



روش کار با دستگاه

Memmert Incubator

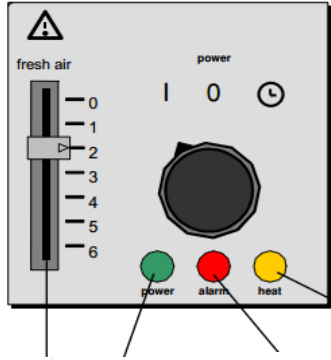

دستگاه در حال گرمایش

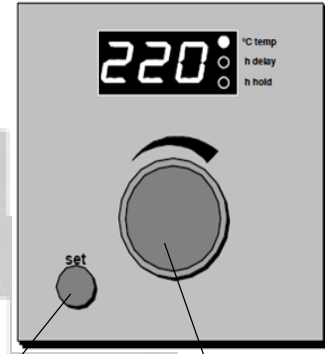

دکمه اصلی

کلید SET

شاخص اخطار دستگاه آماده به کار دریاچه هوای تازه

- دستگاه را با قرار دادن در موقعیت I روشن کنید.
- دریاچه هوا:
 - ✓ در زمان بسته بودن دریاچه هوا هیچ تهویه ای انجام نمی شود
 - ✓ در موقعیت متوسط (بین حالت ۰-۶)، هوا به صورت محدود تعویض می شود
 - ✓ در صورتی که در موقعیت ۶ قرار گیرد حداکثر تهویه هوای تازه انجام می گیرد اما تغییر کلی در میزان هوای داخل اتاق انکوباتور صورت نمی گیرد.
- با نگه داشتن کلید SET، همزمان دکمه اصلی را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و دمای مد نظر خود را تعیین نمایید (حداکثر تا ۷۰ درجه سانتی گراد). نقطه اعشار در صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می کند. بعد از آزاد شدن کلید SET دمای تعیین شده در حدود سه ثانیه نمایش داده می شود و سپس ذخیره می شود.
- نقطه اعشار چشمک زدن خود را متوقف کرده و نمایشگر دمای واقعی را نشان می دهد و شروع به افزایش دما می کند تا به دمای تعیین شده برسد.
- در صورتی که بیش از ۲۴ ساعت به دستگاه نیاز دارید مشخصات خود و تاریخی که دستگاه باید روشن بماند را قید نمایید.
- پس از اتمام کار با قرار دادن دستگاه در حالت 0 آن را خاموش کنید.