


روش کار با دستگاه

Memmert Oven

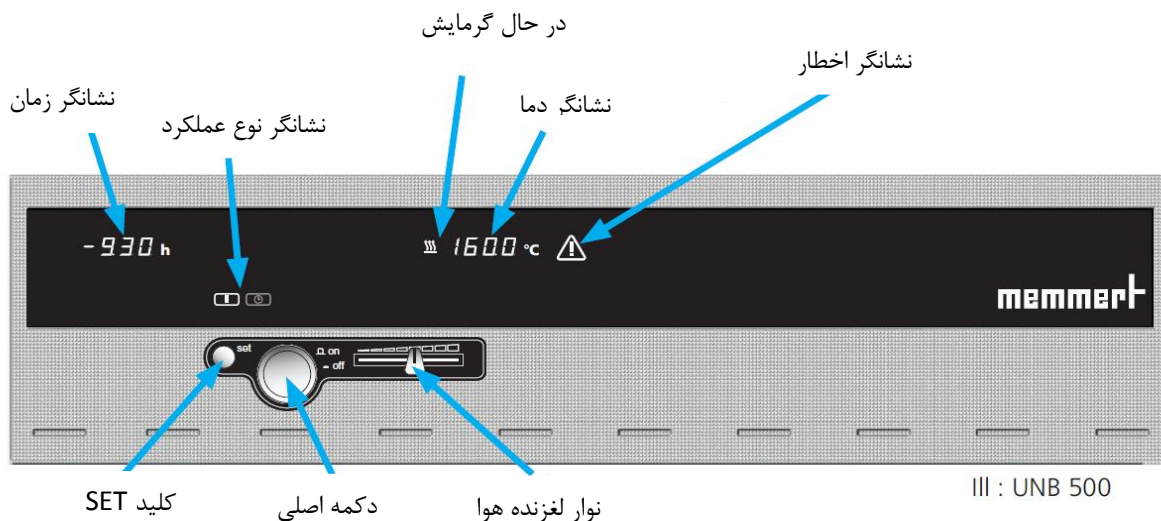

- قبل از روشن کردن دستگاه، از عدم وجود هر گونه وسایل پلاستیکی در داخل آن مطمئن شوید.
- پس از اتصال دستگاه به برق، با فشار دادن دکمه اصلی به سمت بیرون دستگاه را روشن کنید.
- برای تنظیم دما، کلید SET را نگه داشته و در همین حال با چرخاندن دکمه اصلی در جهت عقربه های ساعت مورد نظر را انتخاب کنید.
- پس از آزاد شدن کلید SET صفحه نمایش، دما را در نقطه دمایی تعیین شده به صورت کوتاه نشان داده و پس از آن دمای واقعی و در حال حاضر بر روی نمایشگر نشان داده می شود تا به دمای مد نظر برسد.
- برای استریل کردن وسایل فلزی و شیشه ای با استفاده از آن بعد از رسیدن به دمای مد نظر زمان را محاسبه کنید. (به طور معمول دو ساعت)
- در صورت نیاز به زمان بندی، برای تنظیم تایمر دکمه اصلی را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا زمانی که نشانگر زمان چشمک بزند، کلید SET را نگه داشته و با چرخاندن دکمه اصلی زمان مد نظر خود را مشخص کنید.
- پس از اتمام کار دستگاه با فشار دادن دکمه اصلی به سمت داخل دستگاه را خاموش کرده و سپس در آن را باز کنید.

! اخطار

در صورت روشن شدن نشانگر اختلال دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید تا دستگاه خنک شود، مشکل را بر طرف کرده و تنها زمانی که دستگاه خنک شد و مشکل بر طرف شد مجدداً دستگاه را روشن کنید.

طرز صحیح قرار دادن وسایل درون آن

